




LABNOVA DISTRIBUCIONES
NIF: B 09412164
C/ Vitoria 274 Nave 138 - Complejo Naves Taglosa
Pol. Ind. Gamonal Villímar
09007 Burgos
Tel. 947 04 06 63

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS

Contam Swab Listeria

Para *screening* de Listeria en superficies

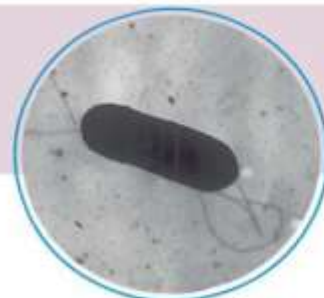

Test microbiológico con medio de cultivo selectivo para el *screening* de *Listeria* spp. directamente en superficies.

Un método rápido, fiable y simple

- ✓ Fácil de usar
- ✓ Cambio de color nítido



- ✓ No necesita reactivos adicionales
- ✓ Rápido: resultados en 18/24 horas
- ✓ Límite de detección 10 UFC/mL

Mejorando la calidad y la productividad en su trabajo



LABNOVA DISTRIBUCIONES
NIF: B 09412164
C/ Vitoria 274 Nave 138 - Complejo Naves Taglosa
Pol. Ind. Gamonal Villívar
09007 Burgos
Tel. 947 04 06 63

CONTAM SWAB

la gama completa para muestreo microbiológico de superficies

Resultados

CONTAM SWAB CONTAMINATION



CONTAM SWAB E. COLI/COLIFORMES



CONTAM SWAB LISTERIA



CONTAM SWAB SALMONELLA



Referencias disponibles:

DESCRIPCIÓN	ENVASE	REFERENCIA
CONTAM SWAB CONTAMINATION	30 tests	2360086100
CONTAM SWAB E. COLI/COLIFORMES	30 tests	2360086101
CONTAM SWAB LISTERIA	30 tests	2360086102
CONTAM SWAB SALMONELLA	30 tests	2360086103

Procedimiento del Test



1

- Abra el envase que contiene el hisopo estéril
- Sumergir el hisopo en una solución fisiológica estéril
- Apretar el hisopo contra la pared del tubo para eliminar el exceso de líquido



2

- Tomar la muestra según su protocolo de muestreo



3

- inserte el hisopo en el tubo que contiene el medio de cultivo y ciérrelo
- Incubar a 37°C durante 18-24 horas e interpretar resultados